


Mode d'emploi simplifié d'acquisition à l'aide d'une Webcam et le logiciel GÉNÉRIS 5+





1. Brancher la webcam sur le port USB et ouvrir le logiciel Génériss 5 +

2. Se placer dans « Acquisition », puis dans « Paramètres vidéo ».
Vérifier que la case « affichage vidéo » est cochée.

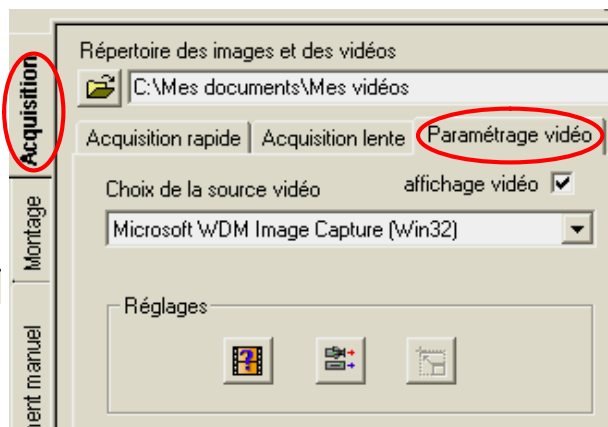


3. Ouvrir l'onglet « Vidéo » pour faire apparaître l'écran de prévisualisation

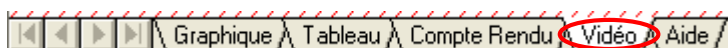

4. Pour définir le **format vidéo**, cliquer sur l'icône  et choisir les mêmes réglages que ci-dessous




5. Pour définir les **entrées vidéos**, cliquer sur l'icône  , puis se placer dans « Commandes d'images »

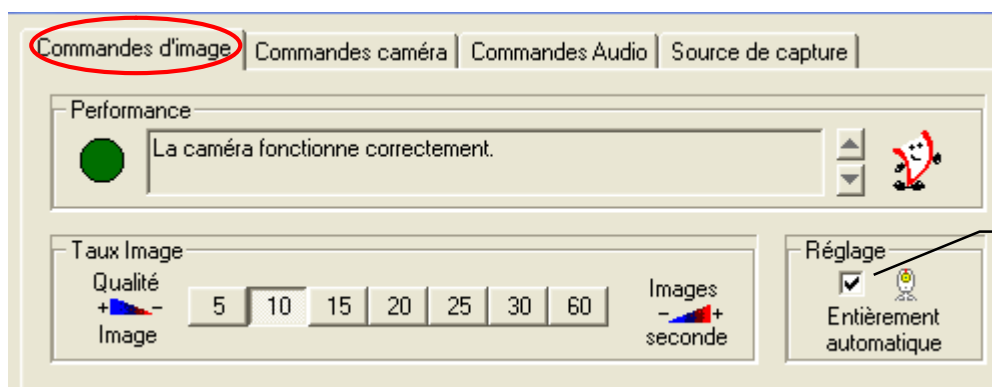

Cocher, attendre 3 s, puis décocher

Passer sur l'onglet « **commande caméra** » pour choisir la vitesse d'obturation et le gain

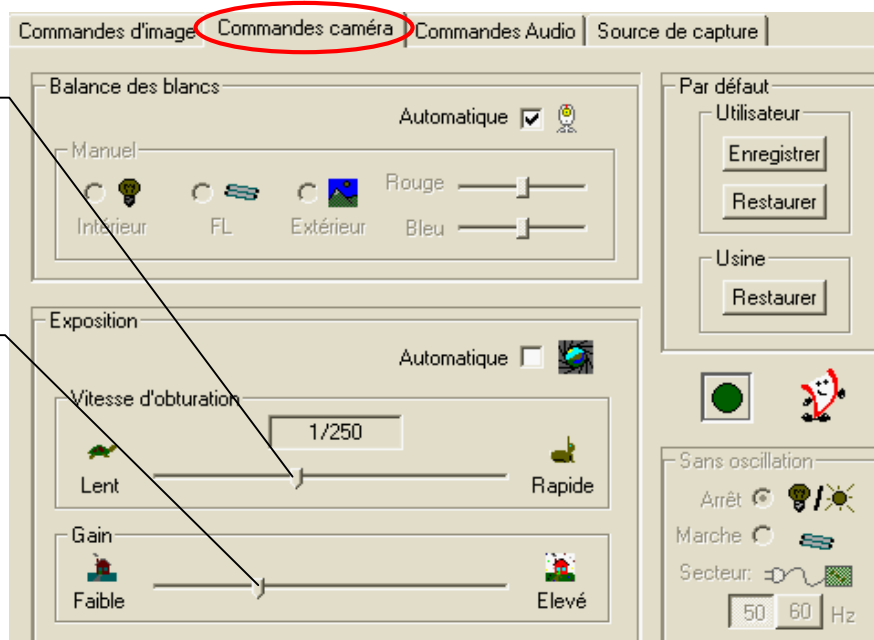

La vitesse d'obturation :
1/100 ou 1/250


Le gain permet d'obtenir une image plus claire (en perdant de la définition)

6. Pour **enregistrer une vidéo**, se placer dans « **Acquisition rapide** »

Choisir :

- le répertoire de sauvegarde
- le nom du fichier
- la durée de l'acquisition
- Choisir un nombre d'images par seconde

Pour **lancer l'acquisition**

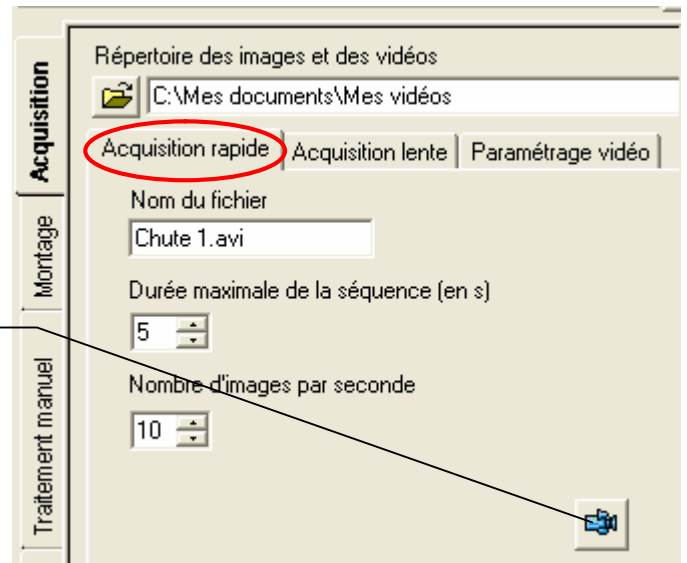


7. Pour **monter la séquence vidéo**, se placer dans « **Montage** », puis « **Portion d'AVI** »

Ouvrir le fichier à traiter

Sélectionner la première et la dernière images à conserver

Sauvegarder la séquence avec les bornes définies

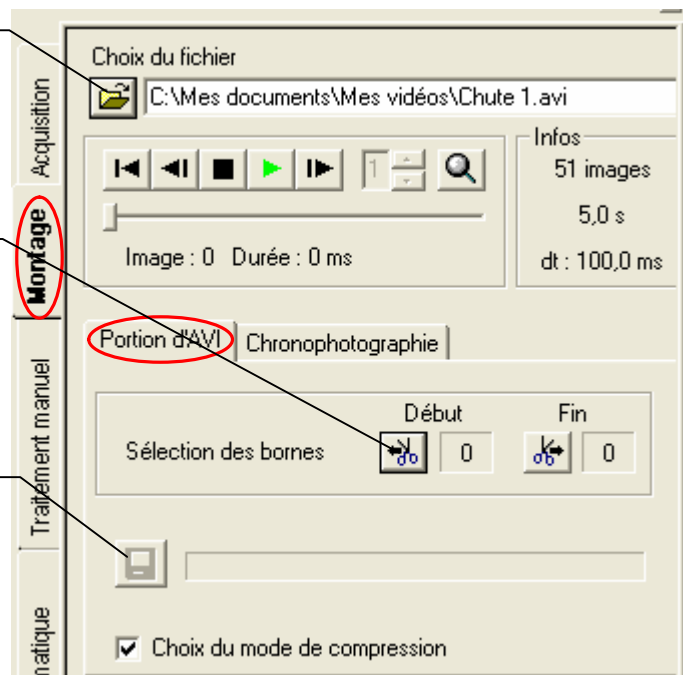

Pour la sauvegarde, choisir :

- ◆ Le nom du fichier
- ◆ La compression vidéo

